


## Packinstruktion för KF-lådan

1. Lägg plastburkar i botten av 75 L lådan.

OBS! När lådan skickas från NTS ligger burkarna i 30x40cm påsar enligt bild och tar därmed lite plats i lådan.

Ställ ned vita hinkar med alun, bikarbonat, potatismjöl, socker, talk.


Inventeringslistan kan ligga i botten eller överst i lådan.

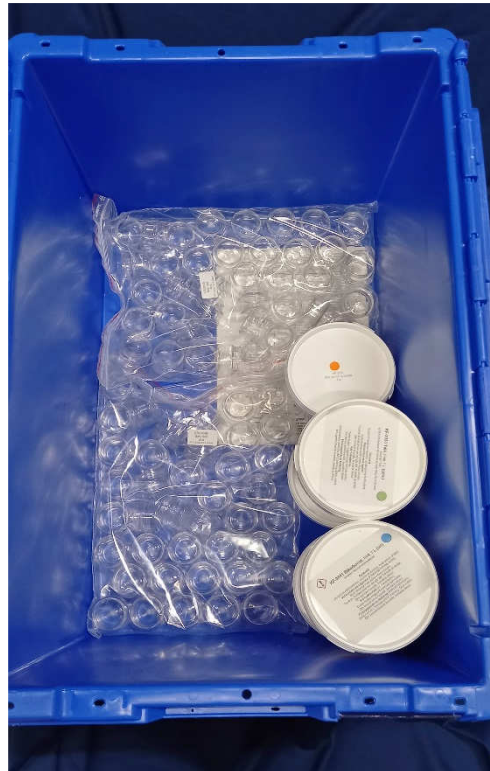

2. Lägg i petriskålar, papplåda med skyddsglasögon, diskmedel, olja, ättika samt potatismjöl.


OBS! När lådan skickas från NTS kan det ligga 12st skyddsglasögon i en papplåda\*2.

Petriskålarna ligger förslutna i en påse 20st/fp \*2 samt 5 st/fp enligt bild.

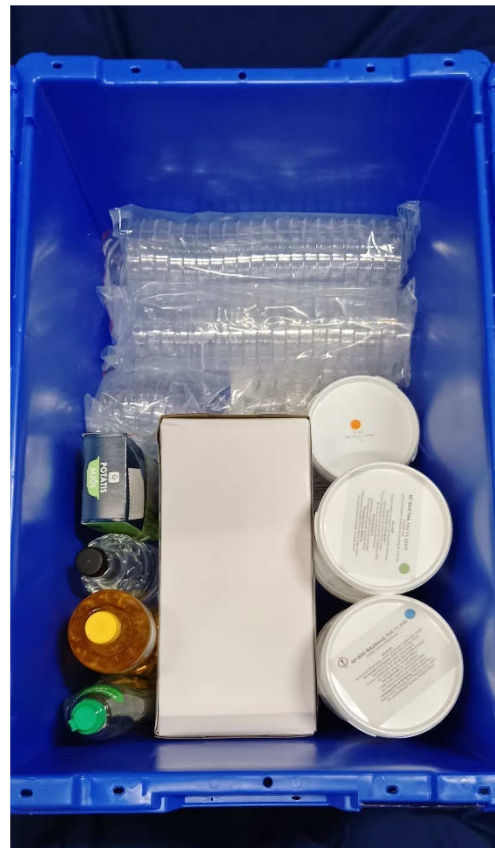

## Packinstruktion för KF-lådan

3. Lägg i förstoringsglas, droppflaskor m lock, lock till burkar, lösa skyddsglasögon, 250 ml flaskor m lock samt hushållspapper enligt bilder t.h.

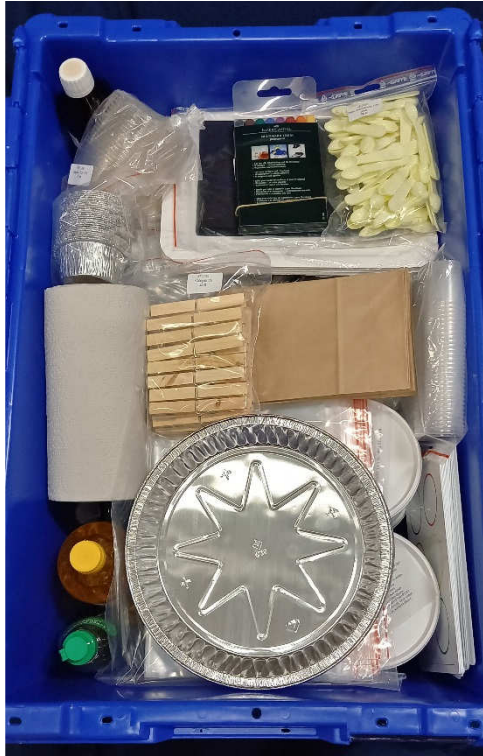

4. Lägg sedan i tallrik/skyddsbricka, svart kartong, färgpennor, skedar.

Fortsätt med påsar (plast+papper), pajformar, klädnypor, jod, bägare och bakformar samt testbrickor enligt bild t.v.

5. Toppa lådan med övriga artiklar förslagsvis enligt bilden t.h:

- Bägare 30 ml + lock
- Citronsyra
- Flaskborstar
- Hushållsfärg
- Kaffefilter
- Klistermärke
- Pipetter
- Rödkål
- Tandpetare
- Tvättmedel
- Tvättpåsar
- Tändsticksaskar
- Värmeljus



6. Stäng lådan, förslut ev. med bundband !